



## DAB 显色试剂盒（棕黄色）

**产品货号：** AR1027

**产品名称：** DAB 显色试剂盒（棕黄色）

**生产日期：** 见封口处

**产品组份：**

组分	AR1027-1	AR1027-3	AR1027-9
显色试剂 A: DAB 浓缩液（20X）	1ml	3ml	3ml*3
显色试剂 B: 稳定的过氧化氢缓冲液	20ml	60ml	60ml*3

**产品保存：** 4℃保存，一年有效。

**产品说明：**

DAB 是过氧化物酶最重要的显色剂之一。显色呈鲜艳的棕黄色，可用于免疫组化及各种斑点检测法。

**使用方法：**

- 1.在博士德的 SABC/SV 试剂盒检测完成以后，TBS 或 PBS 充分洗涤，一般 5 分钟×4 次。
- 2.配制即用型 DAB 工作液：取显色液 B 1ml，加入显色液 A 1 滴（约为 50ul），混匀，即配成 DAB 工作液。滴加 DAB 工作液到切片上，覆盖住标本，一般显色时间为 1-10 分钟，请在显微镜下观察显色情况，若无背景出现则可继续显色。显色充分后用蒸馏水洗涤以终止反应。必要时 Mayor's 苏木素复染 1-2 分钟左右。水洗。

- 3.脱水，透明，中性树胶封片，显微镜观察。

**注意事项：**

- 1.DAB 工作液需现配现用，配好后避光保存；
- 2.DAB 有一定的致癌性，操作时需注意防护。