



免冰浴快速转膜液 (10X)

产品货号: AR0050

产品批号: 见外包装标签

产品规格: 500ml (10X)

保存条件: 室温保存, 一年有效。

产品说明: 本产品采用全新的配方, 15~40min 即可完成 Western Blot 湿转法转膜。配制过程中, 可用无水乙醇替代甲醇, 转膜全程产热量小, 无需冰浴。适用于各种常见凝胶的转膜。

使用方法:

1. 转膜液配置: 取 100mL 转膜缓冲液(10×)+800mL 去离子水+100mL 无水乙醇(或甲醇),
2. 转印电流建议设定恒流 400mA

胶浓度	6%	8%	10%	12%
推荐时长	15min	20min	30min	35min

3. 对于厚度 1.5mm 的凝胶, 可将表格中的转膜时间相应延长 5~10min。

注意事项:

1. 若转膜时长在 45min 之内, 切勿进行冰浴, 否则会降低转膜效率,
2. 若超过 45min, 转膜温度过高, 建议加冰袋降温以保证实验效果。