



硝酸纤维素膜(NC膜)

产品货号: AR0135-04

产品批号: 见外包装标签

产品规格: 0.45um 9cm×10cm/张 20张/包

产品保存: 室温保存,一年有效。

产品简介: 博士德的硝酸纤维素膜能产生极好的结果,处理和保存更为简单。它不含纤维和树脂载体,是纯净的致密硝酸纤维,是一种已经验证的可应用于 Western、Northern 和 Southern 印迹杂交的介质。孔径为 0.45 μ m 的硝酸纤维素膜推荐用于大多数分析型转印,孔径为 0.22 μ m 的硝酸纤维素膜可用于转移小分子量蛋白 (<20 kD) 或核酸,能避免由于膜转移而导致的样品损失。

使用说明:

1. 使用前需用转印液完全浸润 5-10 秒。
2. 实验的任何步骤务必保持膜湿润。
3. 本硝酸纤维素膜适用于化学发光(如 BeyoECL Star、BeyoECL Plus、ECL 等)、常规显色(如 DAB、TMB)、染色、同位素和荧光等方法进行检测。

注意事项:

1. 膜两面都可与蛋白结合。
2. 使用时请戴上手套,以免手上油污沾染到膜上面。
3. 可与丽春红,氨基黑,印度墨水,胶体金,CPTS 等多种染料兼容。(其中丽春红、CPTS 等染料染色后,染料可以被洗掉,膜可以用做进一步的分析用;而酰胺黑、印度墨水等染料是不可逆的,染色后膜就不能用于进一步的分析)。
4. 硝酸纤维素膜比较脆,容易破碎,操作要小心。