



加厚型转印滤纸 (9cm×7.5cm×1mm)

产品编号: AR0199

产品批号: 见外包装标签

产品规格: 9cm×7.5cm×1mm 40 张

产品保存: 室温保存, 至少一年有效。

产品说明: 本转印滤纸的材质为 100%纯度的棉纤维素, 不含任何添加剂, 质地均一, 不含任何干扰实验结果的杂质, 结果重现性好。本转印滤纸可以耐受用于蛋白和核酸印迹中的甲醇、乙醇及其它有机试剂。加厚型, 每次转膜只需 2 片, 无需自行裁剪。

使用方法: 1. 请将滤纸置于转膜缓冲液中浸泡片刻, 再进行转膜操作, 以达到最佳效果。
2. 转膜时的推荐使用量为每侧 1 片。

注意事项: 由于本转印滤纸的尺寸略大于胶和印迹膜, 适用于湿转。如果用于半干转, 为了避免短路, 请自行裁剪成与胶和印迹膜一样大小。

FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR DIAGNOSTIC AND CLINICAL USE.