



DAB 显色试剂盒

产品货号: AR1021

产品名称: DAB 显色试剂盒

生产日期: 见封口处

产品组份: 显色剂 A: DAB×40 倍浓缩液 3ml

显色剂 B: H₂O₂×40 倍浓缩缓冲液 3ml

产品保存: 4℃避光保存。

产品说明:

DAB 是过氧化物酶最重要的显色剂之一。显色呈鲜艳的棕黄色，可用于 Western Blotting, 免疫组化及各种斑点检查法。本试剂盒采用液体性滴瓶包装，使用方便，并且减少了接触有潜在毒性的 DAB。

使用方法:

- 1.DAB 显色：使用 DAB 显色试剂。按每 2 ml 蒸馏水加显色剂 A, B 各 1 滴，混匀。
- 2.混匀后加至膜上。
- 3.室温显色。一般显色 1-30 分钟。若无背景出现则可继续显色。显色后用蒸馏水洗涤以终止反应。
- 4.观察，照相。