



Hoechst 33258 染色液

产品货号: AR1169

产品批号: 见外包装标签

产品规格: 10ml

保存条件: -20℃避光保存, 一年有效

产品说明:

Hoechst 33258 是一种可以穿透细胞膜的蓝色荧光染料, 对细胞的毒性较低. 常用于细胞凋亡检测, 染色后用荧光显微镜观察或流式细胞仪检测, 也常用于普通的细胞核染色, 或常规的 DNA 染色。

Hoechst 33258 的最大激发波长为 346nm, 最大发射波长为 460nm; Hoechst 33258 和双链 DNA 结合后, 最大激发波长为 352nm, 最大发射波长为 461nm。

本 Hoechst 33258 染色液可直接用于固定细胞或组织的细胞核染色。

注意事项:

1. 荧光染料都存在淬灭的问题, 建议染色后尽量当天完成检测。
2. 为减缓荧光淬灭可以使用抗荧光淬灭封片液。抗荧光淬灭封片液 (AR1109) 可以向博士德订购。
3. Hoechst 33258 对人体有害, 请注意适当防护。
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

使用方法:

1. 对于固定的细胞或组织:

- a. 对于细胞或组织样品, 固定后, 适当洗涤去除固定剂。随后如果需要进行免疫荧光染色, 则先进行免疫荧光染色, 染色完毕后再按后续步骤进行 Hoechst 33258 染色。如果不需要进行其它染色, 则直接进行后续的 Hoechst 33258 染色。
- b. 对于贴壁细胞或组织切片, 加入少量 Hoechst 33258 染色液, 覆盖住样品即可。对于悬浮细胞, 至少加入待染色样品体积 3 倍的染色液, 混匀。室温放置 3-5 分钟。
- c. 吸除 Hoechst 33258 染色液, 用 TBST、PBS 或生理盐水洗涤 2-3 次, 每次 3-5 分钟。



d. 直接在荧光显微镜下观察或封片后荧光显微镜下观察。细胞发生凋亡时，会看到凋亡细胞的细胞核呈致密浓染，或呈碎块状致密浓染。